

Vasi comunicanti U58020

Istruzioni per l'uso

01/10 ALF



1. Norme di sicurezza

L'apparecchiatura Vasi comunicanti è realizzata in vetro. Pericolo di rottura e quindi di lesioni!

- Manipolare gli oggetti di vetro con cautela.
- Non sottoporre l'apparecchiatura a sollecitazioni meccaniche.
- Nel caso si utilizzi di acqua colorata fare attenzione ad es. che i vestiti non vengano schizzati.

2. Descrizione

L'apparecchiatura Vasi comunicanti serve per la dimostrazione del livello dell'acqua in vasi collegati.

Essa consiste in quattro tubi in vetro aventi forma diversa, aperti all'estremità superiore e collegati fra loro, montati su di una base.

3. Dati tecnici

Altezza: ca. 195 mm

4. Utilizzo

Per l'esperimento è opportuno utilizzare acqua colorata. Colorante consigliato:

Soluzione di indaco U8410620

- Versare lentamente acqua nel cilindro di vetro grande riempiendolo per circa 2/3. Osservare il livello dell'acqua nei quattro vasi.
- Procedere alla dimostrazione inclinando l'apparecchiatura da entrambi i lati e verificando di volta in volta il livello dell'acqua.